

Protocole de mesures

Toute acquisition de mesures se fait selon la procédure suivante :

- Faire [Mesures], puis [Initialiser]. Un message à l'écran indique que la mesure est prête à démarrer.
- Appuyer sur le bouton "Départ mesure" du tableau de bord. Ceci a pour effet de lancer le chronomètre contrôlant la durée de mesure (10 s). Au bout des 10 s, les mesures sont envoyées au PC. Fermer la fenêtre à la fin du transfert.
- Les résultats sont disponibles pour une exploitation par le logiciel. Pour afficher les courbes :
- Sélectionner le bouton [Courbes].
- Choisir le bouton [Abscisses], puis cliquer sur l'icône correspondant à ce que vous voulez en abscisses.
- Choisir le bouton [Ordonnées], puis désigner successivement la ou les icônes représentant les grandeurs voulues.
- Sélectionner le numéro de la ou des mesures à afficher (elles seront alors superposées).
- Faire [Tracer]. On détermine la grandeur affichée par une courbe en cliquant sur la courbe elle-même.